



# Artificial Shrinkage Medium



**アシストハッチングやVitrification法による凍結手技の前に胚盤胞を収縮させるためのメEDIUMです。**

- Artificial Shrinkage Mediumは血清添加済みヘブスメEDIUMをベースにした0.5M Sucrose溶液です。
- 使用期限(製造後1年)はバイアルラベルの下部に表示してあります。  
例: Exp.2015.05.26 = 使用期限2015年5月26日
- 適正な温度での保管と清潔な環境下でご使用いただき、製品の品質保持のために開封後1ヶ月を目安に使い切ってください。

### アシストハッチング前に

- ① NPSを10%添加したNIヘブスメEDIUMでお好みの濃度に希釈してください。
- ② ディッシュに10~20μl程度のドロップを作製し、胚盤胞を30秒~1分程度浸漬します。
- ③ 胚盤胞が収縮しますので、その間にアシストハッチングを行ってください。

### 凍結前に

- ① NPSを10%添加したNIヘブスメEDIUMでお好みの濃度に希釈してください。
- ② ディッシュに20~100μl程度のドロップを作製し、胚盤胞を30秒程度浸漬します。
- ③ その後、通常手技に従って凍結を行ってください。

カタログ番号	品名	用途	内容	使用期限/保存条件
SC050	Artificial Shrinkage Medium	拡張した胚盤胞の収縮	2ml x 3本	製造後1年/要冷蔵(2~8°C)

※本製品は薬事法の定めるところの医療機器、体外診断薬ではありません。ヒトまたは動物の治療に用いるものではありません。  
※記載の仕様等は、予告なく変更される場合があります。写真と実際の製品とは若干異なる場合があります。

販売代理店

販売元 ● **株式会社ナカメディカル**

〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館  
Tel.(042)529-9313 Fax.(042)529-9517  
<http://www.nakamedical.co.jp>